



Termómetro digital Traceable® para refrigerador/congelador

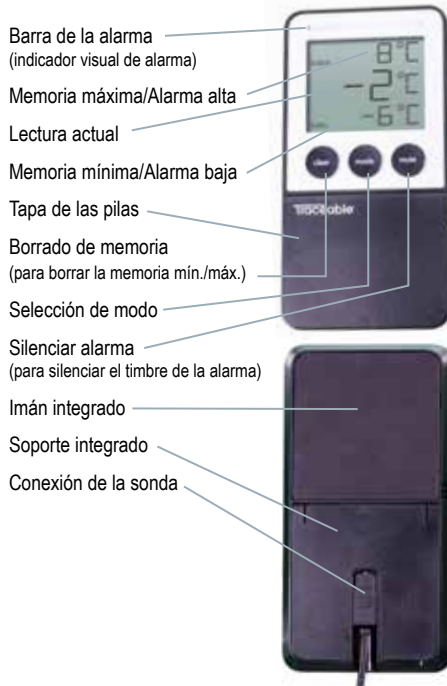


CONFIGURACIÓN INICIAL

- 1** Retire la tapa de las pilas par introducirlas.

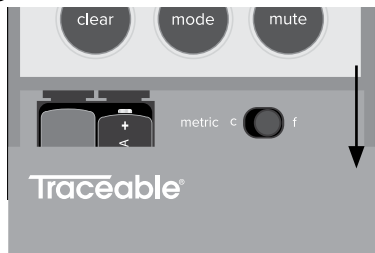


CONFIGURACIÓN DEL TERMÓMETRO


- 2** a. Ajuste la unidad de medida de la temperatura y la tasa de muestreo utilizando los controles deslizantes.

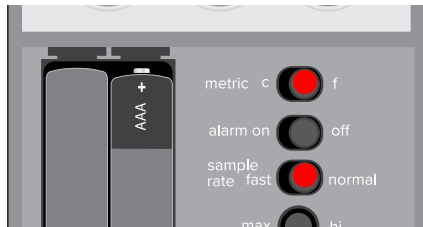

- b. Inserte la sonda (incluida).

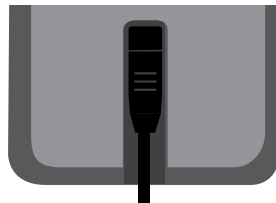


- 3** Inserte un clip en la abertura del botón “reset” (reiniciar) para habilitar los ajustes.

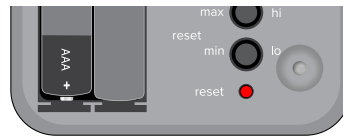


CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

- 4** a. Pulse el botón “mode” (modo) para ingresar en el modo de Alarmas.

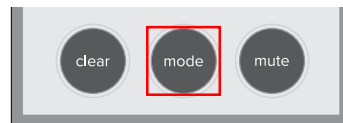

- b. Configure las alarmas con los botones “hi” (alta) y “lo” (baja).

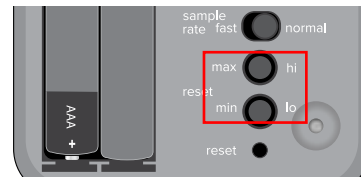

- c. Deje que la unidad alcance la temperatura correspondiente.
d. Active la alarma con el control deslizante.



COMPORTAMIENTO DE LA ALARMA:


- El timbre se puede silenciar con el botón “mute” (silenciar).
- El indicador de la barra de la alarma solo se detendrá cuando esté dentro del rango o la alarma se haya configurado en “off” (desactivada).
- El icono de la alarma correspondiente (“hi” [alta] y “lo” [baja]) parpadeará hasta que la alarma se configure en “off” (desactivada).

MODO DE VISUALIZACIÓN NORMAL



Pulse para cambiar de modo.

MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA ALARMA

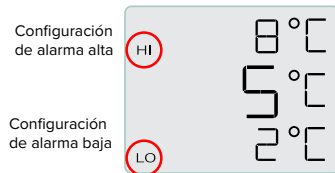

COMPORTAMIENTO DE LA BARRA DE LA ALARMA:

- Cuando la temperatura medida esté dentro del primer ajuste de la alarma, la barra visual de la alarma parpadeará en naranja.

- Cuando se alcance la temperatura medida o se supere la configuración de la alarma, la barra de la alarma parpadeará en rojo y el timbre sonará. El icono de la alarma ("hi" [alta] y "lo" [baja]) parpadeará.
- Cuando la temperatura regrese a los valores normales, la barra de alarma y el timbre se desactivarán, pero el icono de la alarma seguirá parpadearando hasta que el control deslizante de esta se mueva a la posición "off" (desactivada).
- El icono de la alarma correspondiente parpadeará hasta que el control deslizante de la alarma se mueva a la posición "off" (desactivada).



Pulse para borrar la memoria mín./máx.

Pulse para silenciar el timbre de la alarma.

MENSAJES EN PANTALLA:

Pr - Se quitó la sonda.

Pi - Se insertó la sonda.

HH - Se superó el límite de temperatura alta.

LL - Se superó el límite de temperatura baja.

GARANTÍA, SERVICIO O RECALIBRACIÓN

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230

Webster, Texas 77598 USA

Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448

support@traceable.com

traceable.com

Los productos Traceable® cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2018 otorgada por DNV y la acreditación ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de calibración otorgada por A2LA.

Artículo N.º 56000-00, 56000-03, 56000-07

Modelo N.º 5650, 5651, 5652

©2022 1065T7_M_92-5650-00 Rev. 0 09022022

Traceable®

Guía de inicio rápido del termómetro digital para refrigerador/congelador

