

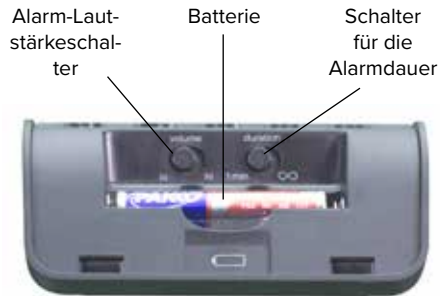
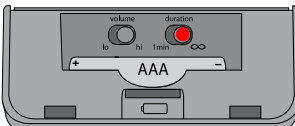


## Traceable® 3-Kanal-Timer

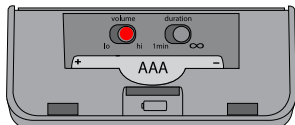


## IERSTEINRICHTUNG


- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie die Batterien ein.
- 2 Mit dem Lautstärkereger können Sie die Lautstärke des Summers einstellen.
- 3 Verwenden Sie den Schieberegler für die Dauer, um die Alarmdauer einzustellen.
- 4 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

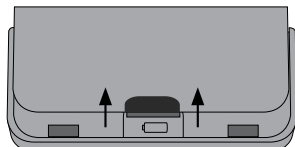

- 5 Drücken Sie auf timer/clock (Timer/Uhr), bis die Zeit auf dem Bildschirm erscheint.

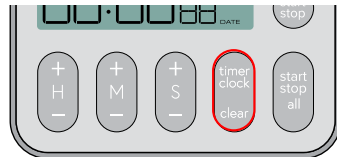


- 6 Halten Sie timer/clock (Timer/Uhr) gedrückt, bis ein Signalton abgegeben wird.

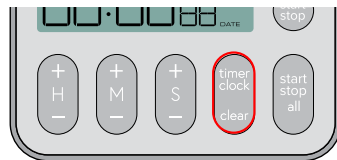

- 7 Stellen Sie mit den Tasten H/M/S die Zeit ein; drücken Sie anschließend auf timer/clock (Timer/Uhr).




- 8 Mit den Tasten H/M/S können Sie den Alarm und das Datum einstellen.

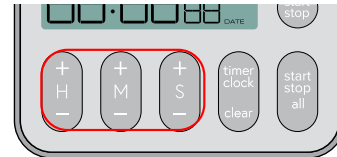

**Anmerkung:** Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie die Taste start/stop all (Alle starten/stoppen), wenn der Alarm blinkt. ALARM wird auf dem Display angezeigt, wenn der Alarm aktiv ist.


## EINSTELLEN EINES TIMERS

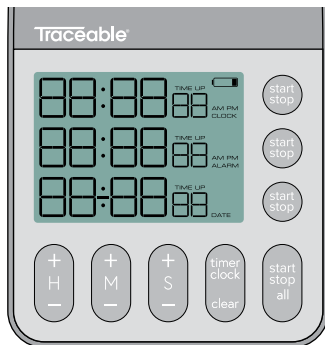

1. Drücken Sie auf timer/clock (Timer/Uhr), bis der Timer angezeigt wird.
2. Halten Sie start/stop (Start/Stop) auf dem zu konfigurierenden Zeitkanal gedrückt.
3. Mit den Tasten H/M/S können Sie den Timer einstellen.
4. Drücken Sie start/stop (Start/Stop) auf dem Zeitkanal, um den Timer einzustellen.

**Anmerkung:** Um den Speicher abzurufen, drücken Sie einfach die Taste start/stop (Start/Stop), nachdem der Timer einen Alarm ausgelöst hat.

## STARTEN EINES TIMERS

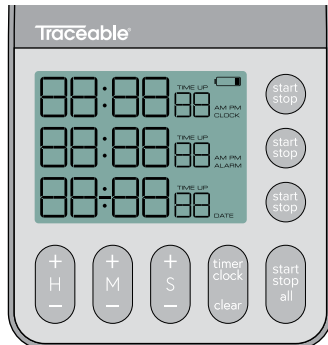

Um einen einzelnen Kanal zu starten/stoppen, drücken Sie die Taste start/stop (Start/Stop) für diesen Kanal.

Um alle Kanäle zu starten/stoppen, drücken Sie die Taste start/stop all (Alle starten/stoppen).

**Anmerkung:** Wenn ein Kanal nicht mit einer eingestellten Zeit konfiguriert wurde, wird durch Drücken von start/stop (Start/Stop) auf diesem Kanal oder start/stop all (Alle starten/stoppen) ein Hochzählen gestartet und „TIME UP“ (Zeit abgelaufen) blinkt auf diesem Kanal.

## GARANTIE, WARTUNG ODER REKALIBRIERUNG

# Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Traceable® Produkte sind gemäß ISO 9001:2018  
qualitätszertifiziert durch DNV und gemäß ISO/IEC  
17025:2017 akkreditiert als Kalibrierungslabor durch  
A2LA.

Art.-Nr. 56000-13

Modell-Nr. 5665

©2022 1065T8\_M\_92-5665-00 Rev. 0 09022022

# Traceable® 3-Kanal-Timer Schnellstart-Anleitung

