

Timer Traceable® a 3 canali




Interruttore del volume dell'allarme
Batteria
Interruttore di durata dell'allarme




CONFIGURAZIONE INIZIALE


- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire le batterie.

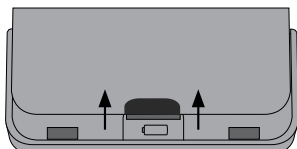

- 2 Utilizzare il cursore del volume per regolare il volume del cicalino.

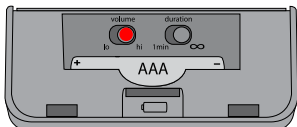


- 3 Utilizzare il cursore della durata per regolare la durata dell'allarme.

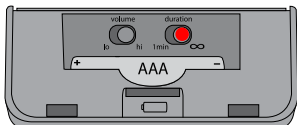


- 4 Sostituire il coperchio del vano batterie.

- 5 Premere timer/orologio fino a quando sullo schermo non viene visualizzata l'ora.

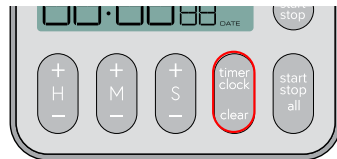


- 6 Tenere premuto timer/orologio fino a quando non viene emesso un segnale acustico.

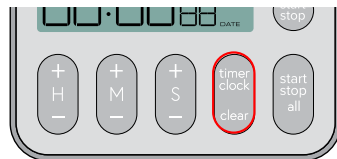

- 7 Utilizzare i tasti H/M/S per impostare l'ora; al termine, premere timer/orologio.




- 8 Utilizzare i tasti H/M/S per configurare la data e l'allarme.

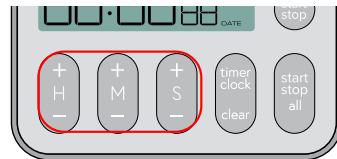

Nota: Per attivare l'allarme, premere il tasto start/stop all quando l'allarme lampeggia. Se l'allarme è attivo, sul display viene visualizzata il messaggio ALARM.


IMPOSTAZIONE DI UN TIMER

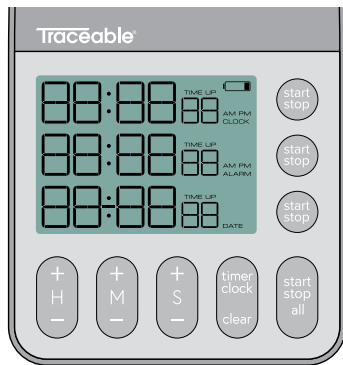

1. Premere timer/clock fino a quando non viene visualizzato il timer.
2. Tenere premuto start/stop sul canale del tempo da configurare.
3. Utilizzare i tasti H/M/S per configurare il timer.
4. Premere start/stop sul canale del tempo per impostare il timer.

Nota: per richiamare la memoria, è sufficiente premere il tasto start/stop dopo che il timer ha emesso l'allarme.

AVVIO DI UN TIMER

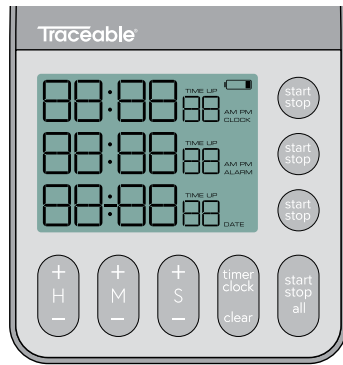

Per avviare/arrestare un singolo canale, premere il tasto start/stop per quel canale.

Per avviare/arrestare tutti i canali, premere il tasto start/stop all.

Nota: se un canale non è stato configurato con un tempo impostato, premendo start/stop su quel canale o start/stop all inizierà un conto alla rovescia e su quel canale lampeggerà il messaggio TIME UP.

GARANZIA, ASSISTENZA O RICALIBRAZIONE

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230

Webster, Texas 77598 USA

Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448

support@traceable.com

traceable.com

I prodotti Traceable® sono certificati di qualità ISO 9001:2018 da DNV e accreditati ISO/IEC 17025:2017 come Laboratorio di calibrazione da A2LA.

Articolo n. 56000-13

Modello n. 5665

©2022 1065T8_M_92-5665-00 Rev. 0 09022022

Traceable®

Guida rapida al timer a 3 canali

