

Minuteur quatre canaux Traceable®




Bouton start/stop all
(démarrer/arrêter tout)

Bouton de réglage
ch/clock/clear (canal/
horloge/effacer)

Bouton des secondes


Bouton des minutes

Bouton des heures

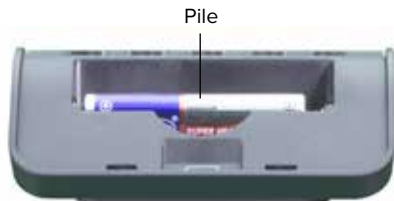

CONFIGURATION INITIALE

- 1 Retirez le couvercle et insérez des piles.

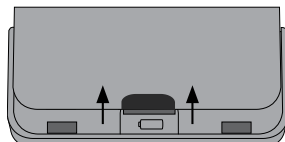


- 2 Remettez le couvercle des piles en place.


- 3 Appuyez sur le bouton ch/clock (canal/horloge) jusqu'à ce que l'indication clock (horloge) apparaisse sur la ligne du haut.




- 4 Maintenez le bouton ch/clock (canal/horloge) appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'heure se mette à clignoter.

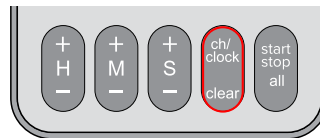

- 5 Pour régler le format 12/24 heures, appuyez longuement sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout).

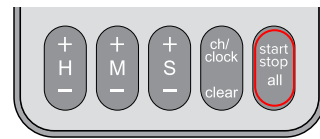


- 6 Utilisez les boutons H/M/S pour régler l'heure.

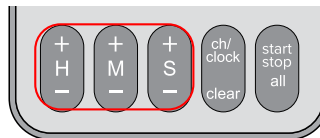

- 7 Appuyez sur le bouton des secondes pour arrondir à la minute la plus proche.

- 8 Appuyez sur le bouton ch/clock (canal/horloge) pour quitter la configuration.


RÉGLAGE D'UN MINUTEUR

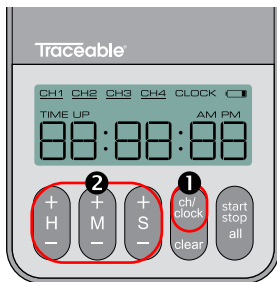

1. Appuyez sur le bouton ch/clock (canal/horloge) jusqu'à ce que le canal désiré apparaisse fixe (non clignotant) à l'écran.
2. Utilisez les boutons H/M/S pour configurer le minuteur.

Remarque: pour effacer et recommencer, appuyez sur le bouton clear (effacer).

DÉMARRAGE D'UN MINUTEUR

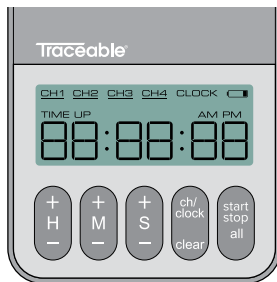

- Pour démarrer/arrêter un minuteur, naviguez jusqu'à ce canal de minuterie à l'aide du bouton ch/clock (canal/horloge), puis appuyez sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout).
- Pour démarrer/arrêter tous les minuteurs, appuyez sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout) à partir de l'écran de l'horloge.
- Les canaux de minuterie décroissante clignotent rapidement.
- Les canaux de minuterie croissante clignotent lentement.
- Les canaux de minuterie qui ont expiré clignotent rapidement.

GARANTIE, SERVICE OU RÉÉTALONNAGE

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
Tél. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

Les produits Traceable® sont certifiés ISO 9001:2018
par DNV et accrédités ISO/CEI 17025:2017 en tant que
laboratoire d'étalonnage par A2LA.

N° d'article 56000-16

N° de modèle 5667

©2022 1065T9_M_92-5667-00 Rev. 0 09022022

Traceable® Guide de démarrage rapide du minuteur quatre canaux

