

Thermomètre numérique pour réfrigérateur/congélateur Traceable®

Barre d'alarme
(indicateur visuel d'alarme)

Mémoire max / Alarme Hi
(haut)

Relevé actuel

Mémoire min / Alarme Lo
(bas)

Couvercle des piles

Effacer la mémoire
(pour effacer la mémoire Min/Max)

Sélectionner le mode

Couper le son de l'alarme
(pour couper le buzzer de l'alarme)

Aimant intégré

Support intégré

Connexion de la sonde




CONFIGURATION INITIALE

- 1 Retirez le couvercle et insérez des piles.




CONFIGURATION DU THERMOMÈTRE

- 2 a. Réglez le taux d'échantillonnage et l'unité de mesure de la température à l'aide des curseurs.

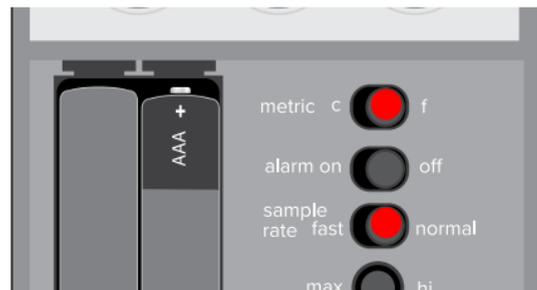

- b. Insérez la sonde (incluse).

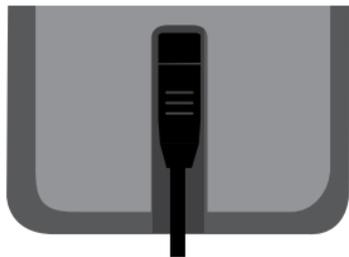


- 3 Insérez un trombone dans l'orifice du bouton de réinitialisation pour activer les réglages.




CONFIGURATION DE L'ALARME

- 4 a. Appuyez sur le bouton mode pour accéder au mode Alarme (Alarme).

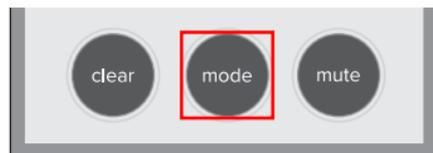

- b. Réglez les alarmes à l'aide des boutons hi (haut) et lo (bas).

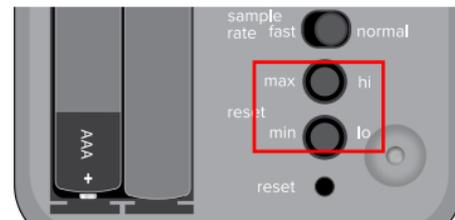


- c. Attendez que l'appareil soit à température.
- d. Activez l'alarme à l'aide du curseur.



COMPORTEMENT DE L'ALARME :

- Le buzzer peut être coupé à l'aide du bouton mute (muet).
- La barre d'alarme ne s'éteint que lorsque la température se trouve dans la plage définie ou que l'alarme est réglée sur Off.
- L'icône d'alarme correspondante (hi ou lo) clignote jusqu'à ce que l'alarme soit réglée sur Off.


MODE D’AFFICHAGE NORMAL

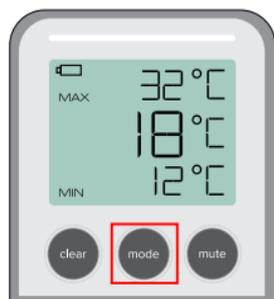

Appuyez pour changer de mode.

MODE D’AFFICHAGE DE L’ALARME

Réglage de l’alarme Hi (haut)

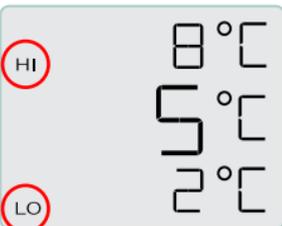


Réglage de l’alarme Lo (bas)

COMPORTEMENT DE LA BARRE D’ALARME :

- Lorsque la température mesurée se situe à moins de 1° du réglage de l’alarme, la barre d’alarme visuelle clignote en orange.

- Lorsque la température mesurée atteint ou dépasse le réglage de l’alarme, la barre d’alarme se met à clignoter en rouge et le buzzer retentit.
- L’icône d’alarme (hi ou lo) clignote.
- Lorsque la température revient à la normale, la barre d’alarme et le buzzer s’éteignent, mais l’icône d’alarme continue de clignoter jusqu’à ce que le curseur de l’alarme soit déplacé sur Off.
- L’icône d’alarme correspondante clignote jusqu’à ce que le curseur de l’alarme soit déplacé sur Off.

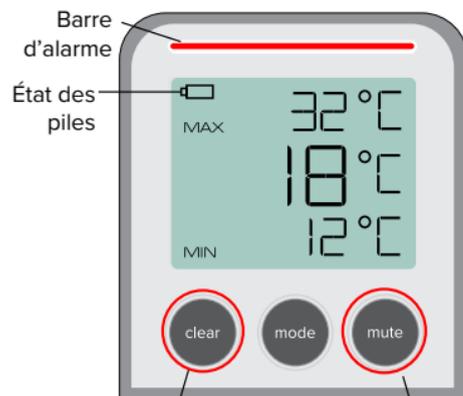

Appuyez pour effacer la mémoire Min/Max.

Appuyez pour couper le buzzer de l’alarme.

MESSAGES D’AFFICHAGE :

Pr - La sonde a été retirée.

Pi - La sonde a été insérée.

HH - La limite de température supérieure a été dépassée.

LL - La limite de température inférieure a été dépassée.

GARANTIE, SERVICE OU RÉÉTALONNAGE

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230

Webster, Texas 77598 USA

Tel. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448

support@traceable.com

traceable.com

Les produits Traceable® sont certifiés ISO 9001:2015 par DNV et accrédités ISO/CEI 17025:2017 en tant que laboratoire d’étalonnage par A2LA.

N° d'article 56000-00, 56000-03, 56000-07

N° de modèle 5650, 5651, 5652

©2022 1065T7_M_92-5650-00 Rev. 1 07152025

Traceable®

Guide de démarrage rapide du thermomètre numérique pour réfrigérateur/congélateur

