

## Termometro digitale Traceable® per frigorifero/congelator

Barra di allarme  
(indicatore di allarme visivo)

Memoria Max/Allarme

Lettura attuale

Memoria Min/Allarme Lo

Coperchio del vano batterie

Cancellazione della memoria  
(per cancellare la memoria Min/Max)

Selezione della modalità

Disattivare l'allarme  
(per disattivare il cicalino dell'allarme)

Magnete integrato


Supporto integrato

Collegamento della sonda




## CONFIGURAZIONE INIZIALE

- 1 Rimuovere lo sportello del vano batterie e inserire le batterie.

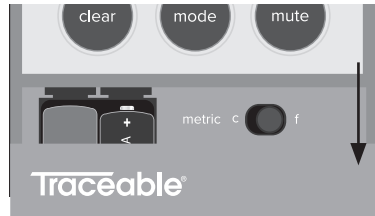

## CONFIGURARE IL TERMOMETRO


- 2 a. Impostare l'unità di misura della temperatura e la frequenza di campionamento utilizzando i cursori.

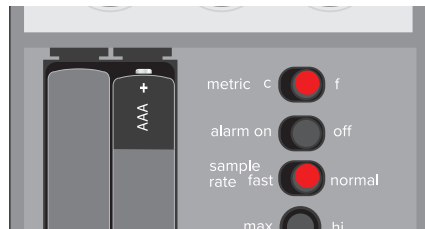

- b. Inserire la sonda (inclusa).




- 3 Utilizzando una graffetta, inserirla nell'apertura del tasto di reset per attivare le impostazioni.

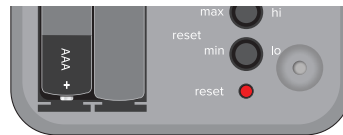


## CONFIGURARE L'ALLARME

- 4 a. Premere il tasto Mode per accedere alla Modalità allarme.

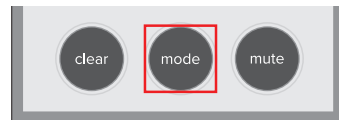

- b. Impostare gli allarmi utilizzando i tasti hi e lo.

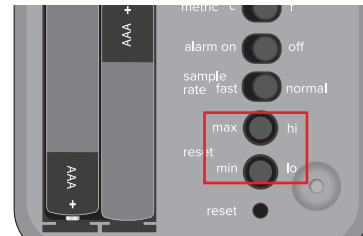


- c. Lasciare che l'unità raggiunga la temperatura.
- d. Attivare l'allarme utilizzando il cursore.



## COMPORTAMENTO DELL'ALLARME:

- Il cicalino può essere disattivato con il tasto Mute.
- L'indicatore della barra di allarme si arresta solo quando rientra nell'intervallo o quando l'allarme è impostato su Off.
- L'icona dell'allarme appropriato (hi o lo) lampeggia fino a quando l'allarme non viene impostato su Off.


## MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE NORMALE

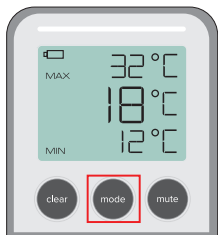

Premere per cambiare modalità.

## MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELL'ALLARME

Impostazioni  
allarme Hi

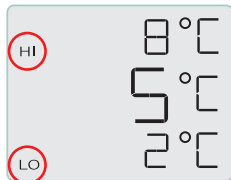


Impostazioni  
allarme Lo

## COMPORTAMENTO DELLA BARRA DI ALLARME:

- Quando la temperatura misurata è entro 1° rispetto all'impostazione dell'allarme, la barra

di allarme visivo lampeggia in arancione.

- Quando la temperatura misurata raggiunge o supera l'impostazione di allarme, la barra di allarme lampeggia in rosso e il cicalino suona. L'icona dell'allarme (hi o lo) lampeggia.
- Quando la temperatura torna a un valore normale, la barra di allarme e il cicalino non saranno più in allarme ma l'icona Allarme continua a lampeggiare fino a quando il cursore dell'allarme non viene spostato su Off.
- L'icona dell'allarme appropriato lampeggia fino a quando il cursore di allarme non viene spostato su Off.

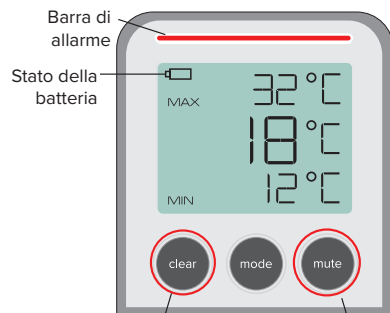

Premere per cancellare la  
memoria Min/Max.

Premere per disattivare il  
cicalino dell'allarme.

## MESSAGGI SUL DISPLAY:

**Pr** - La sonda è stata rimossa.

**Pi** - La sonda è stata inserita.

**HH** - È stato superato il limite di alta temperatura.

**LL** - È stato superato il limite di bassa temperatura.

## GARANZIA, ASSISTENZA O RICALIBRAZIONE

**Traceable®**  
an antylla scientific company

12554 Old Galveston Rd. Suite B230

Webster, Texas 77598 USA

T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448

support@traceable.com

traceable.com

I prodotti Traceable® sono certificati di qualità  
ISO 9001:2015 da DNV e accreditati ISO/IEC  
17025:2017 come Laboratorio di calibrazione da  
A2LA.

Articolo n. 56000-00, 56000-03, 56000-07

Modello n. 5650, 5651, 5652

©2022 1065T7\_M\_92-5650-00 Rev. 1 07152025

# Traceable®

## Guida rapida al termometro digitale per frigorifero/ congelatore

